

Instruktion för uppstart av vattenhaltsvåg MA.R för spannmål.

Provmängd och preparering:

Lämplig provmängd är 3 – 4 gram. Provet skall vara relativt finmalet i typ kaffekvarn. Eftersom provmängden är liten, kan en manuell "gammal" kaffekvarn vara en fördel. Exempelvis kan "rutinmässigt" 10 varv på kvarnens vev alltid ge lämplig provmängd, och allt som malts kan därefter läggas i provskålen. Mal **ej** mer än vad du ska ha.



Vid leverans är vågen inställd på ett defaultprogram för fukthetsmätning, som blir aktivt vid strömpåslag. Vågen är inställd på torktemperatur 120°C, här nedan är en beskrivning hur man ändrar temperaturen.

Havre och korn: 110 °C

Vete: 120 °C

Ändring av temperatur/program

Tryck på pil uppåt "Profile"



Då står det "Dry mode – Standard" Om du vill ändra till något annat program än standard, välj ett annat program med hjälp av pilarna. Tryck på Enter knappen för att gå vidare.



Nu kan du ändra temperaturen, ändra med hjälp av pilarna till den temperaturen du vill ha. Tryck på Enter knappen för att gå vidare.



Tryck genom dessa nedan med hjälp av Enter knappen, då är alla inställningar sparade!

Auto off – Auto 2

Result - *M

Interval – 020

Save?



Om du vill gå bakåt utan att spara, tryck på Esc knappen



Starta ett prov

Placera en tom behållare & pan i vågen.

Tryck på Start knappen.



Tryck sedan på tara knappen för att tara den tomma behållaren.



Häll i den malda provmängden, ca 3-4 g.

Stäng sedan locket så kör vågen igång av sig själv.



När provet är färdig torkat så piper vågen till och Vattenhalts% och END visas i displayen.

För att avbryta ett startat prov:

Tryck Stop = 'Abort?' blinkar, tryck sedan Enter.

